

SC/ -Leu/-Ade 产品说明书

● 产品规格和内容:

| 包装名称 | 货号 | 包装含量 | 包装数量 | 保存条件/时间 |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|------|------------|
| SC/-Leu/-Ade Broth | CAT# : YM4225L-01 | 3.7g (可配 0.5L SC/-Leu/-Ade 液体培养基) | 5 袋 | 室温干燥/24 个月 |
| SC/-Leu/-Ade Broth | CAT# : YM4225L-02 | 3.7g (可配 0.5L SC/-Leu/-Ade 液体培养基) | 10 袋 | 室温干燥/24 个月 |
| SC/-Leu/-Ade with Agar | CAT# : YM4225S-01 | 13.7g (可配 0.5L SC/-Leu/-Ade 固体培养基) | 5 袋 | 室温干燥/24 个月 |
| SC/-Leu/-Ade with Agar | CAT# : YM4225S-02 | 13.7g (可配 0.5L SC/-Leu/-Ade 固体培养基) | 10 袋 | 室温干燥/24 个月 |

● 产品组分与配方:

| 产品组分 | SC/-Leu/-Ade Broth 配方/L | SC/-Leu/-Ade with Agar 配方/L |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| YNB(无氨基酸) | 6.7g | 6.7g |
| DO Supplement -Leu/-Ade | 0.64g | 0.64g |
| Agar | | 20g |

● PH 值(25°C): 5.8±0.1

● 产品说明

SC 是一种不含碳源的酵母筛选用培养基, 由 YNB(无氨基酸)和氨基酸混合物(DO Supplement)混合而成; 不含葡萄糖等任何一种碳源, 实验者可根据试验需要添加葡萄糖, 半乳糖, 棉子糖, 果糖, 蔗糖等作为酵母碳源使用。另外 SC 也是一种由确定成分组成的全合成酵母培养基。SC/-Leu/-Ade 只缺失 L-亮氨酸、腺嘌呤, 含有除 L-亮氨酸、腺嘌呤外的 10 种必需氨基酸和尿嘧啶, 因此可以用来筛选含有表达 L-亮氨酸、腺嘌呤合成基因的质粒的酵母菌株或用来激活相关报告基因, 广泛应用于酵母互作和酵母离子耐受, 功能互补及各种野生型酵母, 部分突变型酵母的鉴定、筛选和培养试验。

● 使用方法

SC/-Leu/-Ade Broth 为 SC/-Leu/-Ade 液体培养基, 取 SC/-Leu/-Ade Broth 培养基一袋, 加蒸馏水 450ml 搅拌溶解后, 定容到 0.5L(不用调 pH 值), 121°C-15min 高压灭菌, 灭菌后补加适量碳源, 温度降到 30 度以下使用。

SC/-Leu/-Ade with Agar 为 SC/-Leu/-Ade 固体培养基, 取 SC/-Leu/-Ade with Agar 培养基一袋, 加蒸馏水 450ml 溶解(Agar 不溶), 定容到 0.5L(不用调 pH 值), 121°C-15min 灭菌, 灭菌后补加适量碳源, 温度降到 55 度以下倒平板即可。

● 注意事项

1. 若发现有严重吸潮现象, 停止使用或酌情增加用量。若配制少于 0.5L, 按比例加入即可。
2. 葡萄糖可以 121°C-15min 或 115°C-20min 灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大(高温会使葡萄糖发生美拉德反应, 美拉德反应亦称非酶棕色化反应, 是羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间的反应, 经过复杂的历程最终生成棕色甚至黑色的的大分子物质拟黑素)。